

適用アダプタ・マイクロプレート一覧

このロータにはマイクロプレートを付属していません。市販品をお買い求めの上ご使用ください。

- ・市販品のマイクロプレートは、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとマイクロプレートが破損する場合があります。ご希望があれば当社にて試験を行いますので、当社のサービス担当までお知らせください。
- ・市販品のマイクロプレートの洗浄と滅菌は、各メーカー推奨の方法により行ってください。
- ・マイクロプレートの寿命は、滅菌、試料の性質、回転速度、温度、回転時間に関わらず1回です。

アダプタ			マイクロプレート				
PART NO.	品名	容量×本数	PART NO.	品名	材質	実容量	寸法(mm)
標準付属 (材質:ステンレス鋼・クロロプレンゴム)			(市販品)	マイクロプレート	PP	—	128×86×14
			(市販品)	ディープウェルプレート	PP	—	128×86×43
			(市販品)	フィルタ付ディープウェルプレート	PP	—	128×86×74
S308646A	シールドキャップ(2個組)、(材質:ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコンゴム)						
S411670A	キャップパッキングミ(2本入)(材質:シリコンゴム)						

- ⚠ 注意：
- マイクロプレートは4～25℃の範囲でご使用ください。この範囲外で遠心すると、マイクロプレートが割れたり変形する場合があります。
 - 水などで予備試験を行い、異常がないことを確認してからご使用ください。
 - バケツ1箇所当たりのマイクロプレート最大高さは90mm までです。90mm を越えるとシールドキャップが取付けられなかったり、スイング不良の原因となりロータ及び遠心機を損傷する可能性があります。
 - マイクロプレートを2枚以上重ねて使用する場合は、試料を入れて遠心する前に予備試験を行い破損しないことを確認してからご使用ください。
 - マイクロプレートを2枚以上重ねて使用する場合は、市販のゴム製の密閉用フタを使用してください。マイクロプレート間にゴム製の密閉用フタが無いと、マイクロプレートが破損する場合があります。
 - マイクロプレートは、ウェル底が必ずMPアダプタに接触する製品をご使用ください。接触していないとマイクロプレートが破損します。