

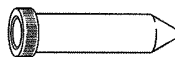
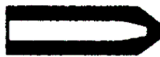
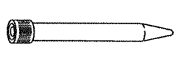
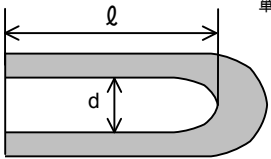
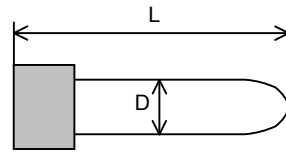


アングルロータ Angle Rotor T6AP31

最高回転速度: 6,000rpm
 Max. Speed
 最高遠心加速度: 4,770×g
 Max. R.C.F.
 全容量: 400ml=50ml×8
 Nominal Rotor Capacity

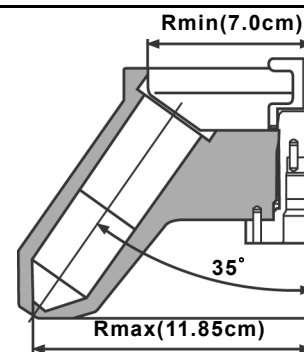

適用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adapters, Tubes, Bottles


アダプタ Adapter 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Material	チューブ Tube/ボトル Bottle 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 実容量 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Actual capacity ・ Material	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. RCF) (Rmax)
	 50ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)30X(L)115 43ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 6,000rpm (4,770xg) (Rmax:11.85cm)
 標準付属品 Standard accessory (8 個組 pcs.) 15TA50T アダプタ(B) adapter(B) S409424A(2 個組 pcs.) (d)17X(l)106 ナイロン Nylon	 15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 13ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 6,000rpm (4,630xg) (Rmax:11.5cm)
 単位 Unit (mm)	 単位 Unit (mm)	

※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。

※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.

・本ロータは、各社の遠心式フィルターユニットがご使用になれます。

使用可能な遠心式フィルターユニット

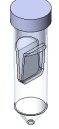アダプタ	フィルターユニット				回転速度(遠心加速度)の例**
	外観	品名	メーカー	寸法 (mm)	
—	※ 	Centriprep® ※注	*1	φ28.1×135	4,750 rpm (2,990 xg) 3,360 rpm (1,500 xg)
2A50T アダプタ(B) (Part No.S411365A) (2 個組) (材質: ポリアセーラル)		Ultrafree® -CL	*1	φ16×77	6,000 rpm (3,950 xg)
—		Amicon® Ultra-15	*1	φ33.5×119	6,000 rpm (4,770 xg)
		Vivaspin® 20	*2	φ30×116	6,000 rpm (4,770 xg)
標準付属品 (2 個組 X 4 セット) 15TA50T アダプタ(B) (Part No.S409424A) (2 個組) (材質: ナイロン)		Amicon® Ultra-4	*1	φ17.3×124	6,000 rpm (4,630 xg)
		Vivaspin® 6	*2	φ17×122	6,000 rpm (4,630 xg)
		Vivaspin® 2	*2	φ17×126	6,000 rpm (4,630 xg)


**メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。

*1 Merck Millipore Corporation

*2 Sartorius AG

この取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※⚠ 注意: 本ロータに Centriprep®を 8 本セットする場合は、右図のようにチューブ同士が干渉し、チューブが乗り上げることがないように気をつけてください。チューブが乗り上げた状態で運転を始めますと、チューブのキャップが外れる可能性があります。

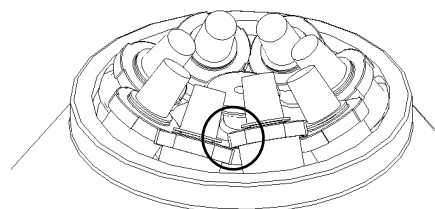

誤ったチューブのセット例