
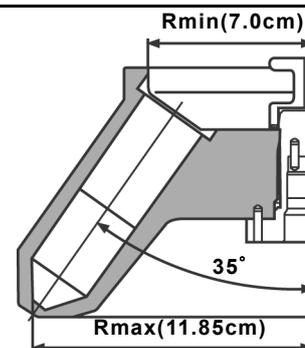
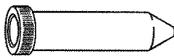
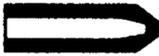
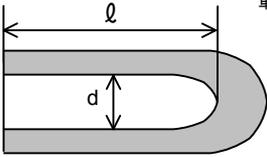


# アングルロータ Angle Rotor T6AP31

最高回転速度: 6,000rpm  
 Max. Speed  
 最高遠心加速度: 4,770×g  
 Max. R.C.F.  
 全容量: 400ml=50ml×8  
 Nominal Rotor Capacity

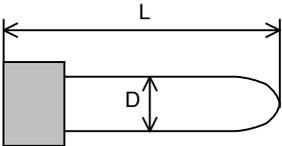



## 適用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adapters, Tubes, Bottles

<b>アダプタ Adapter</b> 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Material	<b>チューブ Tube/ボトル Bottle</b> 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 実容量 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Actual capacity ・ Material	<b>最高回転速度            Max. Speed            (遠心加速度)            (Max. RCF)            (Rmax)</b>
	50ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)30X(L)115 43ml ポリプロピレン Polypropylene 	※1 6,000rpm (4,770xg) (Rmax:11.85cm)
 標準付属品 Standard accessory (8 個組 pcs.) 15TA50T アダプタ(B) adapter(B) S409424A(2 個組 pcs.) (d)17X(ℓ)106 ナイロン Nylon	15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 13ml ポリプロピレン Polypropylene 	※1 6,000rpm (4,630xg) (Rmax:11.5cm)
 単位 Unit (mm)	 単位 Unit (mm)	

※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。

※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.

使用可能な遠心式フィルターユニット  
Applicable the centrifugal filter unit

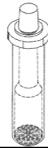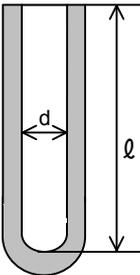アダプタ Adapter (PART NO.)	フィルターユニット Filter unit							最高回転速度 Max.speed (最大遠心加速度) (Max.RCF)
	外観 External view	品名 Name	メーカー Maker	実容量 actual capacity	寸法 Size(mm)	分画分子量 NMWL*2	保証 xg RCF(xg)*3	
_____		Centriprep	MILLIPORE	15ml	φ 36.5 × 135	3,000 10,000	3,000	4,750 rpm (2,990 xg)
						30,000 50,000	1,500	3,360 rpm (1,500 xg)
 セントリコンアダプタ Centricon adapter S411361A(2個組 pcs.) (d)16 X(ℓ)92 ポリアセタール Polyacetal		Centricon	MILLIPORE	2ml	φ 16 × 128	3,000 10,000 30,000 50,000	7,500 5,000	6,000 rpm (4,770 xg) 6,000 rpm (4,770 xg)
						100,000	1,000	2,750 rpm (1,000 xg)
 セントリプラスアダプタ Centriplus adapter S411363A(2個組 pcs.) (d)24 X(ℓ)18.5 ポリアセタール Polyacetal		Centriplus	MILLIPORE	10ml	φ 29 × 110	3,000 ~ 100,000	3,000	4,800 rpm (3,000 xg)
 ウルトラフリーCL アダプタ Centriplus adapter S411365A(2個組 pcs.) (d)17 X(ℓ)62.5 ポリアセタール Polyacetal		Ultrafree・CL	MILLIPORE	2ml	φ 16.3 × 77	5,000 ~ 100,000	5,000	6,000 rpm (3,950 xg)
_____		Amicon Ultra-15	MILLIPORE	12ml	φ 35 × 121	5,000 ~ 100,000	5,000	6,000 rpm (4,770 xg)
		VIVASPIN 20	SARTORIUS	14ml	φ 35 × 116	3,000 ~ 1,000,000	8,000	6,000 rpm (4,770 xg)
 標準付属品 Standard accessory (8個組 pcs.) 15TA50T アダプタ(B) adapter(B) S409424A(2個組 pcs.) (d)17X(ℓ)106 ナイロン Nylon		Amicon Ultra-4	MILLIPORE	3.5ml	φ 22.7 × 124	5,000 ~ 100,000	7,500	6,000 rpm (4,630 xg)
		VIVASPIN 6	SARTORIUS	6ml	φ 21.8 × 123	5,000 ~ 100,000	10,000	6,000 rpm (4,630 xg)
		VIVASPIN 2	SARTORIUS	2ml	φ 16.3 × 126	3,000 ~ 100,000	8,000	6,000 rpm (4,630 xg)
 単位 Unit (mm)								

\*1:Material \*2 NMWL:Nominal Molecular Weight limit \*3 RCF:Maximum RCF warranted by the maker.