

# CS-FNXシリーズとCS150NXの操作ダイヤグラム

## タッチパネル式カラー液晶



### Run screen 通常運転時の表示

操作感の良いタッチパネル方式です。黒を基調とした視認性の高いデザインです。表示画面にタッチすることで、運転条件入力や運転操作が行えます。Run screenのMENUタブを押すとMENU画面を表示します。

### アラーム表示画面

トラブル発生時にはアラームの内容および対処方法を文章で表示します。



### 運転条件入力時の画面

SPEEDボタン等を押すと下の画面を表示します。



### MENU画面

直観操作の判りやすいメニューアイコン。



### 管理者 (Admin)

Englishボタンで英語／日本語の切替ができる他、主に管理者用の項目を設定できます。

### RTC機能

運転の予約ができます。

### 運転履歴

過去に通常運転した運転条件を自動記録し、再利用できます。



### ロータカタログ

使用できるロータの形名と仕様を参照できます。



### カスタマイズ画面



### ズーム

運転中にRun screenの回転速度と運転時間を拡大表示できます。



### 停止音

5曲のメロディと電子音の6通りから選択できます。



### 真空待機

加速中の真空待機有無を選択できます。無効にすると低真空でも加速を続けます。

