


ローターをご使用になる前に、遠心機本体の取扱説明書とローターの取扱説明書をよくお読み下さい。

T8H31 ホリゾンタル形

最高回転速度	8,000 rpm
最大遠心加速度	7,100 × g
ローター呼称容量	※お問い合わせください
kファクタ	0
質量	4.5 kg

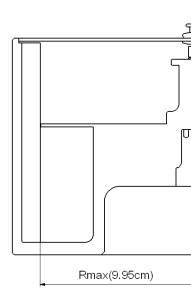

[> 適用チューブ](#)
[> 標準付属品](#)

🔍 サイズの見かた

(1)適用チューブ^{*1}

呼称容量 (mL)	チューブ・ボトル・マイクロプレート				アダプタ・バケット				キャップ	最高回転速度 (rpm)	最大遠心加速度 (xg)
	パーツNo. 品名	サイズ (cm)	材質	実容量 (mL)	パーツNo. 品名	サイズ (cm)	材質	本数 枚数	パーツNo. 品名		
---	市販品 PCRプレート	12.6×8.6×1.6	---	---	--- ^{*2}	---	---	---	---	8,000	7,100

*1：本ローターにはPCRプレートが付属していません。ご使用になるPCRプレートをご購入ください。またご使用になるPCRプレート対応した表面添付シールをご使用ください。

*2：標準付属品の「PCRチューブラック」の使用が必要です。

※市販品のPCRプレートは、使用される遠心条件に耐えない場合があります。ご使用前に水を入れて使用する回転速度で、予備試験を行い異常がないことを確認してから使用してください。もしくは、メーカーによる許容回転数または許容遠心加速度が定められている場合、その許容値以下で使用してください。許容値を超えて使用すると、PCRプレートが破損する場合があります。

(2)標準付属品

パーツNo.	品名	数量
---	PCRチューブラック ^{*1}	4

*1：PCRチューブラックにプラスチックを曲げたような白い筋やひびが入っている場合、交換してください。交換又は追加が必要な場合は、下記に記載した製品を別途お買い求めください。

品名：0.2mL PCRチューブラック (5枚/セット)

カタログNo.：27-202G

材質：PP

販売店：フナコシ株式会社 TEL：03-5684-1615